

## 醛品红染色液

**【货号】** BP-DL451

**【规格】** 100mL

**【保存】** 2~8℃，避光，12 个月有效。

**【产品组成】**

Component	Size	Store at
醛品红染色液	100ml	2~8℃，避光

**【产品简介】**

醛品红染色液可用于弹力纤维染色、真菌和病毒染色、内分泌腺和胞质染色。

**【使用方法】**

- 1、固定于 10%中性福尔马林，常规脱水包埋。
- 2、石蜡切片厚度 4um~7um，常规脱蜡至水。
- 3、按具体实验要求操作。

**【染色结果】**

弹力纤维	紫色至深紫色
肥大细胞颗粒、粘液物质	紫色至深紫色
背景	不同程度的黄色

**【注意事项】**

- 1、醛品红染色时，应加盖，防止溶液挥发。
- 2、醛品红染色液保存过久以后，染色力会下降，染色时应增加染色时间。
- 3、当染胰岛 $\beta$ 细胞时，时间控制在 30min；当染脑垂体的嗜碱性细胞时，时间控制在 60min。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。