

仅供科研使用

版本号：A 版

蔗糖-PBS 溶液（20%）

【货号】 BL-S102

【规格】 500mL

【保存】 2~8℃，6 个月。

【产品简介】

蔗糖-PBS 溶液（20%）主要由蔗糖、PBS 组成，新鲜组织取材后，用该溶液沉淀以去除多余水分，以避免冷冻后产生冰晶。是一种非常重要的辅助试剂。

【使用方法】

- 1、新鲜组织取材，用充分 PBS 清洗数次。
- 2、置于蔗糖-PBS 溶液（20%）中，并置于 4℃ 过夜。
- 3、更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

【注意事项】

- 1、密闭保存，注意避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。