

仅供科研使用

版本号：A 版

甘油明胶封固液

【货号】 BL-201

【规格】 50mL

【保存】 2~8°C，12 个月。

【产品简介】

甘油明胶封固液又称甘油明胶封片液，是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液，不含苯酚，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。按照每个样品封片需要约 50 μ L 计算，10mL 可以用于约 200 个样品的封片。

【使用方法】

（一）贴壁细胞样品

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、加一滴甘油明胶封固液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- 3、显微镜下观察细胞。

（二）组织切片

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、加一滴甘油明胶封固液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- 3、显微镜下观察切片。

（三）其它样品：参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

【注意事项】

- 1、封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37~40°C 温育，并在完全溶解后使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作。