

仅供科研使用

版本号：A 版

## Tris-Gly 转膜液（25×）

**【货号】** BI-WB028

**【规格】** 500mL

**【保存】** 10~30°C，12 个月。

### 【产品简介】

Tris-Gly 转膜液（25×）为 25 倍浓缩溶液，稀释至 1×后可用于 Western Blot 电泳转膜。

### 【使用方法】

本产品为 25×浓缩液，临用前按下述步骤稀释：

- 1、取 40mL 的 10×电泳转移缓冲液，加入 500 mL 无水乙醇混匀。
- 2、加入蒸馏水或去离子水，定容至 1L，混匀后即可使用。
- 3、新配制的 1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。
- 4、本产品不含 SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为 0.025-0.1%）。

### 【注意事项】

- 1、本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。